


## UN3373 Cat. B

### FÖRPACKNINGSANVISNING PI 650 IATA

Vad innehåller UN3373-Kit?

Vadderad påse, absorberande duk, säkerhetspåse, UN3373 låda.

Placera den absorberande duken i den vadderade påsen och lägg sedan i dina prover i den vadderade påsen. Lägg nu den vadderade påsen i säkerhetspåsen och förslut säkerhetspåsen.

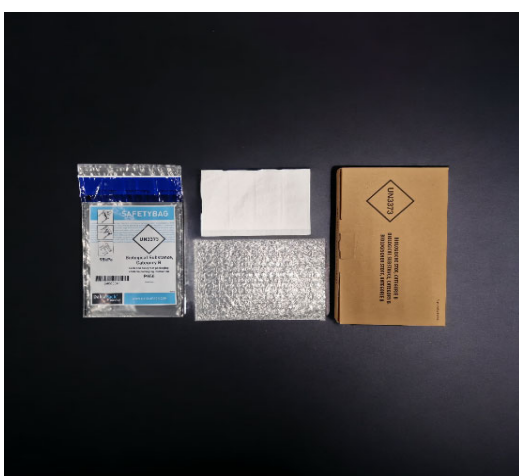

Placera säkerhetspåsen i UN3373 cat B.-lådan

Ditt prov är nu klart för transport.



Gods som inte är klassat som farligt gods måste emballeras i låda eller vadderat kuvert.

*Om du har några frågor angående packning, tveka inte att kontakta,  
CLX - Cargo Logistics Express Tel: 08-594 50062*

## TORRISLÅDOR



Max Torris	Innermått
3KG	17x15x14 cm
5KG	25x20x15 cm
10KG	30x25x20 cm

För att beställa torris och lådor, kontakta  
CLX - Tel: 08-594 50062